

溶液颜色伞棚灯使用方法及注意事项

溶液颜色检查伞棚灯是根据中国药典---溶液颜色检查法而设计的，其技术指标完全符合国家标准对溶液颜色的检查设备规定要求，本仪器可用于药品目视溶液颜色检查的需求。另外也适用于其它一些涉及颜色检查的行业，如粮食、酒类、食品、饮用水、环保等领域。

使用方法：

1. 启动电源开关，此时 COB 集成环形面光源一开即亮。
2. 把配好的标准液和样品液同时插入试管架的中部位置，放入仪器观察室中，目视观察判断。
3. 观察凝集反应，把配好液的载玻片放到载物台上，调节升降台的高度进行焦距调整。

(Qz-82a plus 型号)

4. 调节旋钮使光照达到适合程度。
5. 测试完毕后，关上仪器的总电源开关，取出试管支架。

注意事项

该仪器使用前一定要检查电源插头的是否插好，仪器观察室中是否有异物。打开电源开关后，如若灯不亮应首先检查保险管及电源。

仪器保养

该仪器请勿置于潮湿、风吹日晒、雨淋之处；注意遗撒污染观察室可在样品底部垫滤纸；使用仪器前，请先检查电源线与插头。

应用领域：

药检医疗： 药品、食品、化妆品、原料，生物制品检查。

卫生食品： 水质、饮料

环保行业： 水质检查

兽药饲料： 原料、生物药品

化工原料： 液体检查

大学、科研院所： 液体常规物性指标